

Práctica 10: Polarización de la luz

Objetivo. Determinar experimentalmente: (a) la intensidad lumínica transmitida a través de un polarizador lineal, en función de la orientación, y (b) el índice de refracción de un medio empleando el ángulo de Brewster.

Temáticas abordadas. Polarización, Ley de Malus, polarización por reflexión, ángulo de Brewster.

1. Introducción

En una onda transversal la propiedad que vibra u oscila es una magnitud de carácter vectorial y lo hace en una dirección perpendicular a la dirección de propagación. Decimos que una onda transversal está polarizada si la propiedad que vibra lo hace de un modo predecible, es decir, siempre paralelamente a una dirección fija (polarización lineal) o con el vector que describe la vibración rotando a una frecuencia dada alrededor de la dirección de propagación (polarización circular). Un ejemplo de onda mecánica transversal es el caso de una onda viajando por una cuerda; aquí el desplazamiento o elongación es perpendicular a dirección de propagación de la onda. La vibración puede ocurrir en cualquier dirección perpendicular a su propagación. Si se intercala una rejilla en algún punto de la cuerda, es claro que sólo las oscilaciones en la dirección de las rejillas podrán pasar. Este dispositivo, que deja pasar únicamente las vibraciones en un solo estado de polarización se denomina *polarizador*.

2. Ley de Malus

Estudie cómo varía la intensidad de luz que recibe el detector en función del ángulo entre dos polarizadores lineales empleando el dispositivo experimental se muestra esquemáticamente en la Fig. 1.

La fuente de luz es una lámpara incandescente y el detector, un fotómetro. El primer polarizador (cerca a la fuente) se denomina simplemente polarizador y el más alejado es el *analizador*. Este último deberá tener un goniómetro para medir su posición angular.

3. Polarización por reflexión

Usando láser, un polarímetro y el fotómetro, estudie las características de polarización de un haz láser. ¿Es polarizada la luz de un láser de estado sólido? ¿Y la de un láser de He-Ne? Para el láser que está estudiando, si la luz es polarizada linealmente, determine la dirección de polarización.

Usando un dispositivo similar al indicado esquemáticamente en la Fig. 2, estudie cómo varía la intensidad de

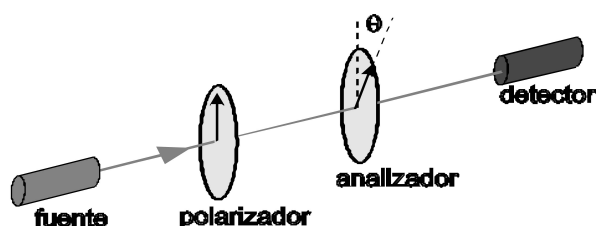


Figura 1. Esquema experimental propuesto para el estudio de la ley de Malus.

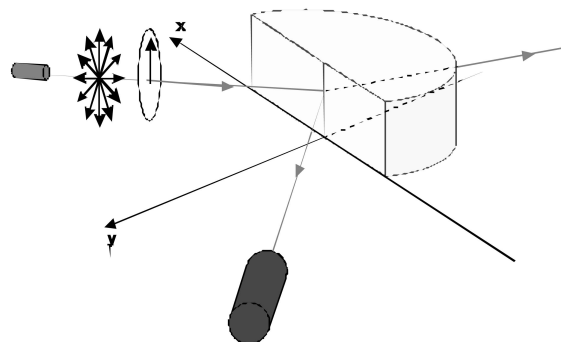


Figura 2. Esquema experimental propuesto para el estudio de la polarización por reflexión.

la luz reflejada y transmitida por una muestra de vidrio o acrílico. Para esta parte de la guía, es conveniente que la muestra no sea de caras paralelas. De este modo los haces reflejados y transmitidos por la segunda cara no llegarán al detector o pantalla, proveniente sólo de la reflexión y transmisión en una sola cara. Realice este estudio usando un haz láser polarizado, con el campo eléctrico oscilando: (a) en un plano perpendicular al plano de reflexión (modo S) y (b) en la dirección de dicho plano (modo P).

Empleando ahora un dispositivo similar al indicado en la misma figura, estudie los estados de polarización de los rayos transmitidos y reflejados, para la situación especial en la cual el rayo reflejado y el transmitido forman un ángulo de $\pi/2$ rad. Determine el ángulo de reflexión y, a partir de este dato, estime el índice de refracción del material. Discuta y explique sus resultados acerca del estado

de polarización de los rayos reflejados y transmitidos. *Sugerencia: para esta parte puede ser conveniente usar un láser con su plano de polarización formando un ángulo de aproximadamente $\pi/4$ rad respecto a la perpendicular al plano de reflexión. En otras palabras, el láser deberá tener una componente S y otra P de magnitudes comparables.*

Referencias

1. M. Alonso and E.J. Finn. *Física: Campos y ondas*, volume 2 of *Física*. Editorial Pearson Educación, 1998.
2. E. Hecht and Zajac A. *Optica*. Editorial Addison-Wesley Iberoamericana, 1986.
3. F. Jenkins and H. White. *Fundamentals of Optics*. Editorial McGraw-Hill Education, 2001.